


NITRATE 0-500PPM BTE 50 BANDELETTES

Référence

0299007

Nitrate Test Strip

1. Remove one test strip from the container. Do not touch the test pad to your finger.
2. Dip the test pad into the solution being tested for 2-3 seconds.
3. Remove the strip and shake off excess liquid.
4. Compare to the color chart after 1 minute.

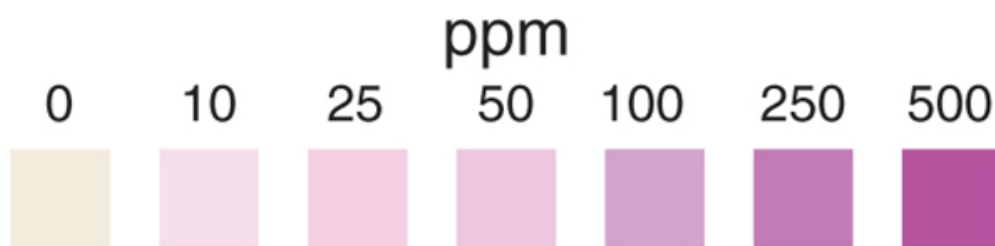

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299007

avril 24