

PH (5 - 9) 50 BANDELETTES


Référence

0299049

Bandelette de test pH 5-9

1. Sortez une bandelette de test pH 5-9 de son sachet en la tenant entre votre index et votre pouce. Ne touchez pas la zone de test avec vos doigts.
2. Trempez la bandelette de test sur environ 1/2 pouce dans la solution à tester pendant 1 à 2 secondes.
3. Retirer et secouer pour éliminer tout excès de liquide.
4. Comparez immédiatement la couleur obtenue au nuancier. Ne laissez pas la bandelette de test sécher avant de la comparer au nuancier.

pH RANGE

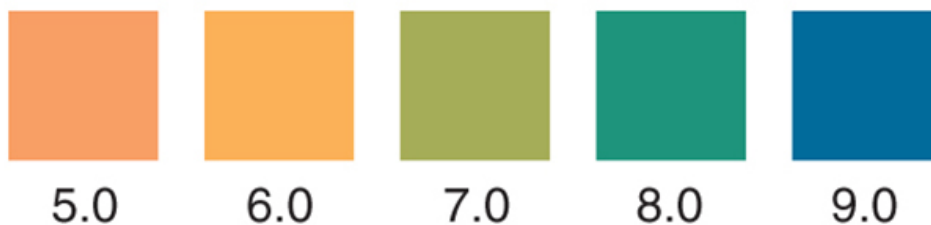

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299049

novembre 25