



# ANIOS LOW PEROXIDE IP STERILE



- Sporicide à base de Peroxyde d'hydrogene 1,5%
- Double emballage
- Solution Prête à l'emploi
- Filtré à 0,2µm

## INDICATIONS

Solution désinfectante sporicide prête à l'emploi pour surfaces dures contenant une solution de peroxyde d'hydrogène à 1,5 % et des tensioactifs.

## COMPOSITION

Peroxyde d'hydrogène (NoCAS 7722-84-1 : 15 mg/g)

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Produit prêt à l'emploi.

Temps de contact 20 °C dans des conditions sales	Actif sur	Temps de contact
	Bactéries, levures	1 min
Moisissures, mycobactéries	5 min	
Spores bactériennes	60 min	
Virus	30 min	
Conditions propres	Spores de Clostridium difficile	1 min
	Spores bactériennes	30 min

Temps de contact pour une pulvérisation et un essuyage à 20 °C dans des conditions propres	Actif sur	Temps de contact
	Spores de Clostridium difficile, bactéries, levures, champignons	5 min
Virus, spore bactériennes	30 min	

## MODE D'EMPLOI

Produit biocide à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette ou la brochure avant utilisation et suivre toutes les instructions. Le produit doit être appliqué sur une surface sèche. Mouiller complètement les surfaces. Désinfection de sols, de surfaces, de matériels et d'équipement en salle blanche pour sciences de la vie et en environnement propice (par ex. l'industrie pharmaceutique). Lors d'une utilisation dans des conditions propres : nettoyer la surface préalablement. Appliquer sur les surfaces à l'aide d'un balai serpillère.

Pour des résultats optimaux maintenir la bouteille verticalement et pulvériser d'une distance de 10 cm à 20 cm. Pulvériser le produit sur un chiffon sec et essuyer de petites surfaces telles que les plans de travail et les équipements ou pulvériser le produit sur la surface, essuyer la surface avec un chiffon sec propre et laisser sécher à l'air. Toujours fermer la buse après usage. Jeter les lingettes usagées dans un récipient fermé.

**Dose d'application** pour du 1L : 10ml/m<sup>2</sup> et 20ml/m<sup>2</sup> pour du 5L.

**Fréquence d'application** : jusqu'à 2 fois par jour par salle.

**Réservé à un usage exclusivement professionnel.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants telles que le marbre, le cuivre ou le laiton. Le produit contient du peroxyde d'hydrogène (no CAS: 7722-84-1) pour lequel une valeur de référence européenne de 1,25 mg/m<sup>3</sup> pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques du produit.

Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des récipients appropriés étiquetés. Protéger du gel.

## CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5 litres: ECL6600615

12 flacons de 1L: ECL6600616