

DOSES HYDROSOLUBLES AUTOCLAVE



DÉSODORISANT AUTOCLAVE

CAPACITÉ	RÉFÉRENCES
PAMPLEMOUSSE	B219-DH03
CITRON	B220-DH03
FRAMBOISE	B221-DH03



AUTOCLAVE

Les doses 2D hydrosolubles pour autoclaves sont conçues pour une désodorisation efficace. Leur formulation garantit un parfum rémanent agréable. Disponibles en trois fragrances : Pamplemousse, Citron et Framboise.

Domaines d'application :

Industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutique, laboratoires...

CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 4 ans



DOYPACK
40 DOSES

PROPRIÉTÉS :

Aspect : Gel limpide

Couleur : Incolore

Densité à 20°C : 1.005 ± -0.01/cm³

Parfum : Citron, framboise, pamplemousse

pH : 9 ± -0,5 

HYDROSOLUBLES

AGRÉABLEMENT PARFUMÉ

Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.
Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation. Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE :



Utiliser une dose :

- (1) Assurer vous que l'autoclave est éteinte, refroidi et dépressurisé.
- (2) Essuyer les résidus et les dépôts à l'aide d'un chiffon doux.
- (3) Déposer une dose hydrosoluble dans l'autoclave
- (4) Lancer votre cycle habituel.

USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL : Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

commandez au :
+33 (0)4 94 24 14 14

DOSES HYDROSOLUBLES AUTOCLAVE

B219 DH03 - B220 DH03 - B221 DH03 V1. 03122024