


Gebrauchsanleitung

Directions for use | Instrucciones para el uso | Instruction d'emploi | Инструкция по пользованию

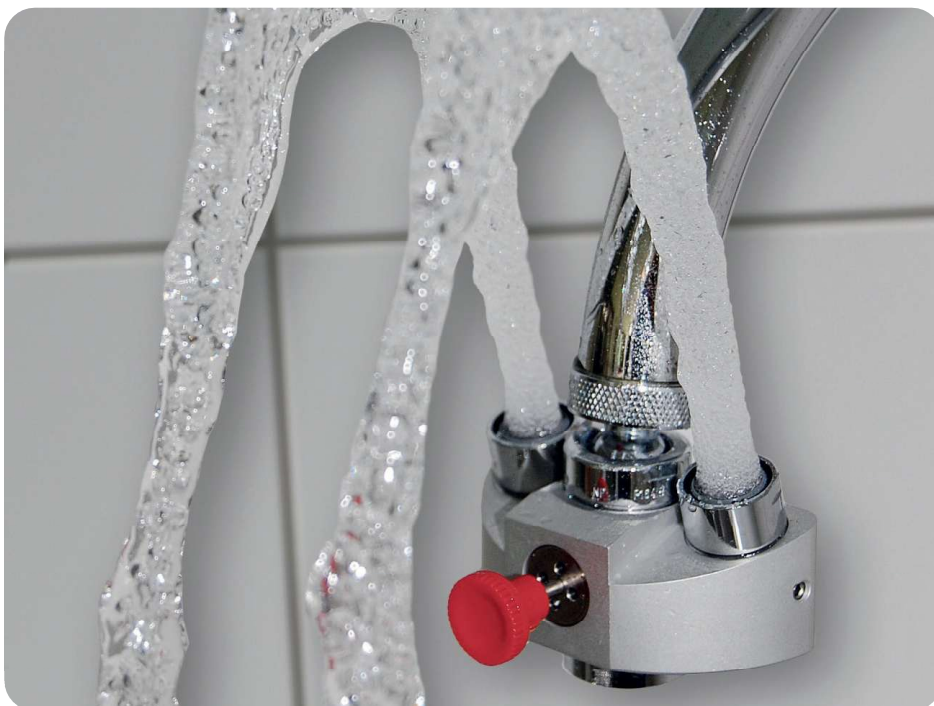

Art.-Nr. 2515-0100

Eyes Fresh Mini-Augendusche

Eyes Fresh mini eyewash station

Mini ducha lavaojos Eyes Fresh

Mini-douche oculaire Eyes Fresh

Компактное устройство для промывания глаз „Айс Фреш“ (Eyes Fresh)

Dispositions de sécurité générales

- ▶ Lire attentivement les présentes instructions de service avant utilisation.
- ▶ Conserver les présentes instructions de service à portée de main pour tous les utilisateurs.
- ▶ Le non-respect des instructions de service rend caduque les conditions de garantie pour le produit.

Consignes de sécurité avant l'utilisation

- ▶ Exploiter l'appareil uniquement à l'eau froide.
- ▶ Toujours monter et utiliser conformément à sa destination. Tout autre type de montage affecte la garantie légale/commerciale.
- ▶ Utiliser l'appareil à température ambiante.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil en extérieur.

Structure et fonction

L'appareil ne peut pas être réglé et est doté lors du fonctionnement de clapets de protection ② contre la poussière à actionnement autonome. Un bouton-poussoir ① sur l'appareil (flèche) permet le fonctionnement régulier du robinet d'eau sans qu'il soit nécessaire de démonter l'appareil.

Signaler immédiatement au transporteur/livreur les dommages de l'emballage.

Montage

1. Retirer le régulateur de jet éventuellement présent sur le robinet d'eau avant de procéder au montage de l'appareil.
2. Visser l'appareil sur le robinet d'eau (filetage standard M22x1"). Le cas échéant, retirer l'adaptateur prémonté (IG 3/8"xAG 1/2" et AG M22xIG 1/2").
3. Orienter l'appareil de telle manière que le bouton-poussoir soit orienté vers l'avant.
4. Apposer le panneau d'avertissement fourni visiblement à côté du lavabo.

Utilisation de la mini-douche oculaire**ATTENTION!**

Un jet d'eau trop fort peut causer des blessures des yeux.

- ▶ Ajuster le jet d'eau au moyen du robinet (max. 30 cm de hauteur).

1. Ouvrir le robinet d'eau.
2. Ouvrir les paupières avec les doigts et rincer copieusement les yeux.
3. Lors du contact avec des produits chimiques, consulter un médecin et respecter les instructions du fabricant de produits chimiques.

Après utilisation, ramener les clapets de protection contre la poussière sur les buses.

Contrôle du fonctionnement

1. Ouvrir chaque semaine le robinet d'eau pendant 20 secondes.
2. Fermer le robinet d'eau et ramener les clapets de protection contre la poussière sur les buses.

Entretien

Contrôler l'appareil régulièrement pour les impuretés (dépôts sur les tubes, calcaire).

1. Dévisser l'appareil du robinet d'eau.
2. Ôter les capuchons de protection contre la poussière.
3. Rincer l'appareil à l'eau.
4. En cas de forte impureté, insérer l'appareil dans le détartreur (respecter les instructions sur le détartreur) et ensuite rincer à l'eau.

Detailgrafik

Detailed diagram | Imagen detallada | Graphique détaillé | Детальное изображение



Nr.	Deutsch	English	Español	Français	Русский
①	Druckknopf	Push button	Botón	Bouton-poussoir	Кнопка
②	Staubschutz- kappen	Protective dust caps	Tapas antipolvo	Clapets de pro- tection contre la poussière	Крышки для защиты от пыли