

# QUANTOFIX® Chlorure

fr

## Contenu :

1 boîte en aluminium avec 100 languettes test

## Domaine de mesure :

0–3000 mg/L Cl<sup>-</sup>

## Echelons :

0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 3000 mg/L Cl<sup>-</sup>

## Remarques générales :

Prélever seulement le nombre de languettes test nécessaires. Refermer la boîte immédiatement après. Eviter de toucher les zones de test.

## Remarques spécifiques au test :

Dans la gamme de pH de 2 à 12, la réaction ne dépend pas du pH de la solution à analyser. Les solutions fortement acides doivent être tamponnées avec de la lessive de soude, les solutions alcalines amenées à un pH de 5 à 7 avec de l'acide nitrique. Si la concentration de chlorure indiquée est égale à 3000 mg/L, soit la valeur maximale susceptible d'être décelée par les languettes test, il se peut aussi que la concentration en ions de chlorure soit plus élevée auquel cas nous conseillons de diluer progressivement la solution au 1/5ème avec de l'eau distillée jusqu'à ce que la concentration en chlorure soit dans la gamme de mesure de la languette. Une coloration des zones de test après l'écoulement du temps de réaction est certes possible mais elle ne doit pas être prise en compte pour la mesure. Elle n'est pas non plus un signe de mauvais fonctionnement de la languette.

## Mode d'emploi :

1. Immerger la languette avec toutes ses zones de test dans l'échantillon pendant 1 s.
2. Eliminer l'excédent de liquide en secouant.
3. Attendre 60 s.
4. Comparer les zones de test avec l'échelle colorimétrique.

## Interférences :





Les ions suivants interfèrent seulement dans une concentration supérieure à celle indiquée : > 1000 mg/L Al<sup>3+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup>, Ce<sup>4+</sup>, Cu<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, Ni<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>, Sn<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>, BO<sub>3</sub><sup>-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, CrO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>, SO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>, acétate, citrate, oxalate, tartrate, EDTA, > 500 mg/L Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, > 200 mg/L I<sup>-</sup>, > 100 mg/L Ag<sup>+</sup>, Br<sup>-</sup>, SCN<sup>-</sup>, > 75 mg/L Hg<sup>2+</sup>, > 20 mg/L CN<sup>-</sup>, S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup>, > 10 mg/L S<sup>2-</sup>, ascorbate.







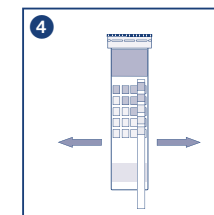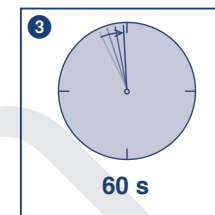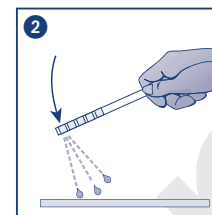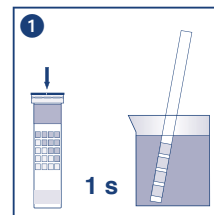


## Elimination :

Les languettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères ordinaires.

## Conservation et stabilité :

Ne pas exposer les languettes test à la lumière du soleil ni à l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit frais et sec (température de stockage 2–8 °C). Dans la mesure où les consignes énoncées sont respectées, les languettes test se conservent jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage.



 REF	Artikelnummer / Item number / Référence produit / Referencia / Artikelnummer / Numero di catalogo / Numer artykułu	 LOT	Chargencode / Batch identification / Numéro de lot / Código de lote / Produktionummer / Codice del lotto / Numer partii
	Achtung! / Warning! / Attention! / ¡Atención! / Let op! / Attenzione! / Uwaga!		Verwendbar bis / Use by / À utiliser avant / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Utilizzare entro (anno / mese) / Przydatność do użycia
	Temperaturbegrenzung / Permitted storage temperature range / Limites de température / Limites de temperatura / Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury		Trocken aufbewahren / Store in a dry place / Conserver au sec / Mantener seco / Op een droge plaats bewaren / Mantener asciutto / Przechowywać w suchym miejscu
	Gebrauchsanweisung beachten / Please read instructions for use / Respecter les instructions d'utilisation / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Consultare le istru- zioni per l'uso / Przestrzegać instrukcję użycia		Packing geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpak- king gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
	Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenido sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>		

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Allemagne

Tél : +49 24 21 969-0 · Fax : +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · [www.mn-net.com](http://www.mn-net.com)

France : MACHEREY-NAGEL SARL à associé unique · 1, rue Gutenberg · 67722 Hoerdt · France

Tél : 03 88 68 22 68 · Fax : 03 88 51 76 88 · sales-fr@mn-net.com

FT9913210

Rev 05/2013 A007882/913 21 / 0665

04/2018