


ANTIBIOTIQUES

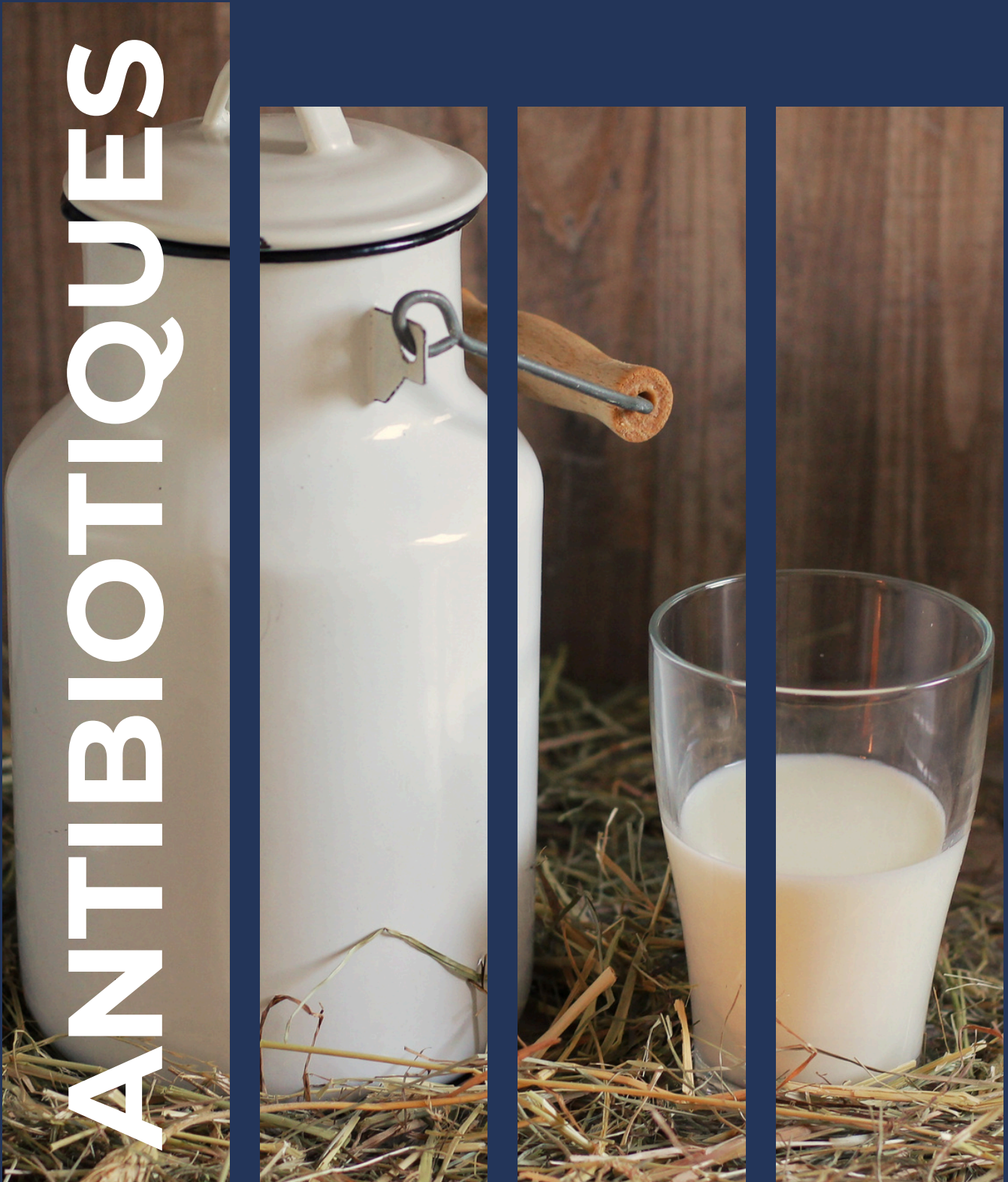

SOLUTIONS POUR L'ANALYSE
ET LA DÉTECTION DES ANTIBIOTIQUES

TEST RAPIDE ADULTÉRATION DU LAIT UNISENSOR



- > Résultat en 10min
- > Simple d'utilisation
- > Incubation à Température ambiante

CowSensor est un test rapide permettant de détecter la présence de lait de vache dans les laits de chèvre et de brebis à des niveaux faibles de 0,2% à 0,5% pour aider à éviter la falsification du lait

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 1888007 | Cow sensor - 96 tests | 350,91 |

TEST RAPIDE DÉTECTANT LA CONTAMINATION DU LAIT UNISENSOR



- > Résultat en 10min
- > Simple d'utilisation
- > Nécessite un incubateur

| Référence | Nom commercial | Antibiotique détecté | Conditionnement | Prix € HT |
|-----------|-----------------|---|-----------------|-----------|
| 1888005 | Twinsensor | Beta-Lactame et Tetracycline | 96 tests | 236,25 |
| 1888008 | Twinsensor Plus | Beta-Lactame (incluant la Cefalexine) et Tetracycline | 96 tests | 252,00 |
| 1888006 | Trisensor | Beta-Lactame, Sulfonamide et Tetracycline | 96 tests | 315,00 |
| 1888029 | Quinosensor | Quinolones et Fluoroquinolones | 96 tests | 350,91 |
| 1888030 | 4Sensor BSCT | Beta-Lactame, Tétracyclines, streptomycine et chloramphénicol | 96 tests | 614,10 |
| 1888032 | 4Sensor BSTQ | Beta-Lactame, Sulfonamide, Tétracycline et (fluoro)quinolone | 96 tests | 713,71 |
| 1888035 | Capsensor | Chloramphénicol | 96 tests | 350,91 |
| 1888036 | 4Aminosensor | Aminoglycoside | 96 tests | 714,42 |

☑ Bloc chauffant Heatsensor



- > Compatibilité avec tous les kits Unisensor
- > HeatSensor DUO peut contenir maximum 2 tests à la fois
- > Auto-chronométrage avec signal lumineux et audio
- > Affichage du compte à rebours
- > Programme spécifique du kit inclus
- > Facile à utiliser : sur site ou en laboratoire
- > Fiable et robuste

L'incubateur HeatSensor garantit que tous les tests de diagnostic Unisensor ont une température d'incubation fixe, quelle que soit la température ambiante / de fonctionnement.

| Référence | Modèle | Désignation | Prix € HT |
|-----------|-----------------|--|-----------|
| 1888018 | HEATSENSOR DUO | Bloc chauffant pour max 2 tests en simultané | 399,58 |
| 1888038 | HEATSENSOR OCTO | Bloc chauffant pour max 8 tests en simultané | 490,54 |

☑ Lecteur portable READIP 2 Unisensor



- > READIP est un lecteur de test rapide léger et portable. C'est l'outil ultime pour l'analyse qualitative des tests Unisensor.
- > Un laboratoire dans un petit cube de seulement 4 cm de côté. Utilisez-le sur un camion ou sur le terrain. Partout où vous en avez besoin!

Adaptateur APP144 pour bandelettes Dipsensor inclus

Utilisable avec les kits:
TwinSensor - KIT020 & KIT034
BetaXpress - KIT044

✓ Lecteur portable READIP 2 Unisensor (Suite)

TriSensor - KIT035
 QuinoSensor - KIT038
 TetraSensor Tissue - KIT036 & Honey - KIT008 & KIT009
 CowSensor - KIT037
 GoatSensor - KIT043
 SulfaSensor - KIT039
 TyloSensor - KIT049
 MelamineSensor - KIT090
 Dipsensor - KIT900

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 1888028 | Lecteur portable Readip 2 | 665,00 |

✓ Lecteur readsensor 2 pour tests rapides Unisensor



- > Les résultats peuvent être affichés, imprimés, stockés ou transférés sur clé USB, sur demande
- > Compatibilité avec tous les kits Unisensor
- > Large écran tactile
- > Encodage du nom de l'opérateur et du numéro de lot du produit pour une meilleure traçabilité
- > Calibration automatique avec un bandelette de référence externe
- > Ouverture automatique et motorisée

READSENSOR 2 est un instrument compact et complet conçu pour lire les résultats de tous les tests de bandelettes immunochromatographiques fabriqués par Unisensor.

Il quantifie, interprète et enregistre les résultats des bandelettes de test.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|--|-----------|
| 1888022 | Lecteur Readsensor 2 | 1989,86 |
| 1888021 | Adaptateur Readsensor 2 pour bandelettes Dipsensor | 15,75 |

TEST RAPIDE DÉTECTANT LES MYCOTOXINES DANS LE LAIT UNISENSOR



- > Résultat en 10min
- > Simple d'utilisation
- > Nécessite un incubateur

Le kit AflaSensor vous permet de détecter quantitativement la contamination des échantillons de lait par les molécules d'Aflatoxine M1.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|--|-----------|
| 1888001 | Alfasensor Nova - Aflatoxine M1 - 96 tests | 713,71 |

TEST RAPIDE DIPSENSOR VERSION LABORATOIRE UNISENSOR



- > Résultat en 6min avec une incubation à 40°C
- > Résultat en 10min à température ambiante
- > Une seule étape
- > Simple d'utilisation

Test en une étape pour la détection des bêta-lactamines (y compris la céfalexine) et des tétracyclines dans le lait.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|--|-----------|
| 1888011 | Dipsensor lab version - 100 (4x25) tests | 267,75 |

TEST RAPIDE DIPSENSOR VERSION TERRAIN UNISENSOR



- > Résultat en 10min
- > Une seule étape
- > Simple d'utilisation
- > Incubation à température ambiante

Test en une étape pour la détection des bêta-lactamines (y compris la céfalexine) et des tétracyclines dans le lait.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|----------------------|-----------|
| 1888012 | DipSensor - 25 tests | 78,75 |

DÉTECTION DES ANTIBIOTIQUES DANS LE LAIT : DELVOTEST® SP NT ET T



- > Pour le lait de vache, brebis et chèvre
- > Simple d'utilisation 3 min préparation, résultat en environ 3 h
- > Delvotest® T est la méthode officielle du CNIEL pour le paiement du lait
- > Le seul test à large spectre certifié AFNOR

Test microbiologique prêt à l'emploi à haut degré de sensibilité. Delvotest® T permet la détection d'un large spectre de plus de 35 antibiotiques.

Test unitaire en ampoule (livré avec des pointes à usage unique).

Mini incubateur en accessoire.

Lecture visuelle.

Utilise des spores de *Bacillus stéarothermophilus* var *calidolactis*

Péremption de 12 mois à partir de la date de fabrication

Mode opératoire : Ajouter 100 µL de lait - Incuber à 64°C +/- 2°C. Lire après 3 h +/- 15 min d'incubation : Jaune : négatif / Violet : positif

NB : le temps de contrôle doit être vérifié pour chacun des lots comme temps de virage d'un témoin certifié négatif dans les conditions d'incubation habituelles

| Conditionnement | 100 ampoules | 25 ampoules | 5 microplaques |
|---|--------------|-------------|----------------|
| DelvoTest SP NT (Validation AOAC) Temps de lecture 2H45 | 1008423 | 1008424 | 1008422 |
| Prix € HT | 154,95 | 49,55 | 141,58 |
| DelvoTest T (Validation AFNOR) Temps de lecture 3H | 1133010 | 1014545 | 1013300 |
| Prix € HT | 154,16 | 44,33 | 145,17 |

DÉTECTION DES ANTIBIOTIQUES DANS LE LAIT : MILKSAFE 3BTC



- > Détection rapide des β-lactames (y compris céphalexine) et tétracyclines dans le lait de vache, brebis et chèvre
- > Validation ILVO
- > Simple d'utilisation : 1 seule étape
- > Lecture en 5 minutes
- > Utilisable en laboratoire ou embarqué

Méthode basée sur la technologie d'immunochromatographie à l'or colloïdal pour la recherche des résidus d'antibiotiques dans le lait cru de vache mélangé, le lait pasteurisé, le lait entier en poudre, le lait de chèvre et le lait de brebis.

Incubation 5 mn à 40°C ± 2°C (prévoir incubateur en sus du test).

Le résultat du test est interprété visuellement via les indicateurs colorés sur la bandelette ou par un lecteur (lecteur portable ou de paillasse).

Contenu : 6 tubes de 16 bandelettes réactives et 2 bandes de 8 micro-puits de réactif, 1 pipette de 200µL et 100 embouts de pipette à usage unique, 1 témoin positif et 1 négatif, 1 notice d'utilisation

Durée de vie / stockage : 18 mois à partir de la date de fabrication / 2-8°C. (ne pas congeler)

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---|-----------|
| 99MLKS1 | Test MilkSafe 3BTC-96 tests | 299,16 |
| 0722532 | Malette de transport pour test MilkSafe | 49,19 |

TETRASENSOR UNISENSOR



- > **Résultat en moins de 30min**
- > **Incubation à température ambiante**
- > **Simple d'utilisation**

Test rapide à température ambiante permettant la détection des tétracyclines dans le miel

Permet de détecter toutes les molécules de tétracycline (tétracycline, oxytétracycline, doxycycline et chlortétracycline) à au moins 10 ppb.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1888004 | Tetrasensor - Boite de 100 test | 919,02 |

ANTIBIOTIQUES DANS LES VIANDES



- > **Pour les viandes, poissons et oeufs**
- > **Validation AFNOR et AOAC**
- > **Simple d'utilisation**
- > **Large spectre de détection**

Test microbiologique prêt à l'emploi à haut degré de sensibilité permettant la détection d'un large spectre d'antibiotiques. Après incubation des spores de Bacillus, virage au jaune du milieu si absence de substances antibiotiques. Le milieu reste violet en présence de substances antibiotiques.

Test unitaire en ampoule (livré avec une seringue et pointes à usage unique).

Utilisation possible sur les urines et le sang.

Péremption de 12 mois à partir de la date de fabrication.

Mode opératoire : Ajouter 100 µL de jus de viande - Attendre 20 min à température ambiante - Rincer les ampoules à l'eau déminéralisée - Incuber à 64°C +/- 2°C avec un témoin négatif. Faire une lecture quand le témoin négatif a viré au jaune: Jaune: négatif / Violet: positif.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|--|-----------|
| 1525148 | StarterKit PREMITEST (mallette contenant 1 incubateur, 1 chronomètre, 1 presse à viande, ciseaux, un support flottant pour bain-marie) Livré sans ampoule. | 508,39 |
| 1525146 | PREMITEST - 100 ampoules | 613,80 |
| 1525147 | PREMITEST - 25 ampoules | 174,59 |

MEATSENSOR - UNISENSOR



- > **Résultat rapide**
- > **Simple d'utilisation**
- > **Nécessite un incubateur**

Tests rapides détectant les beta-lactames, les sulfamides et les tétracyclines dans la viande de porc. Ce produit suit le Règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission Européenne.

| Référence | Désignation | Prix € HT |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 1888009 | Meatsensor BST - 96 tests | 362,25 |



grosseron.com

info@grosseron.com
Tél. +33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couëron III
4 rue des Entrepreneurs
44220 COUËRON